



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ

CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

ĐC: 17C5 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
TEL: (08) 3512.7131, 3512.9957, 0915.999.111 Fax : (08) 3512.7966
MST: 0304788449 Bank 0181002109283 Vietcombank CN Bình Thạnh
Website: www.canthuongmai.com Email: candientu@hcm.fpt.vn



CÂN ĐIỆN TỬ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÒNG
CÂN PA SERIAL
HÃNG OHAUS - MỸ



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÒNG CÂN PA SERIAL HÃNG OHAUS - MỸ

1. Chế độ cân thường

Ấn lặp lại phím **UNIT** để chọn đơn vị cân mong muốn. (Chú ý: Đơn vị đó phải được chọn trong menu **UNIT**).

Ấn phím **O/T** để zero cân và đặt mẫu lên đĩa cân.

2. Cân đếm

Vào chế độ cân đếm: Ấn phím **UNIT** đến khi màn hình hiển thị **Count**
Chế độ cân đếm phải được chọn trong menu **MODE**

3. Cân phần trăm

Vào chế độ cân phần trăm : Ấn phím **UNIT** đến khi màn hình xuất hiện **PerCent**.

4. Các menu chính;

Vào menu bằng cách ấn và giữ phím **UNIT.MENU** đến khi màn hình xuất hiện Menu, thả tay ra, màn hình sẽ hiển thị **CAL**.

Vào cài đặt menu bằng cách ấn phím **Yes**, chuyển đến menu khác bằng cách ấn phím **No**.

Thoát khỏi menu bằng cách chọn **END**.

4.1. Calibration [CAL]

- Span: chuẩn đĩa cân
- Lin : chuẩn tuyến tính

4.2.SETUP

- AZSM: tự động zero
- Filter: Chọn SET MED
- A-tArE: Tự động trừ bì
- Grad: Chọn hiển thị giá t
- GbL rSt: reset tất cả để trở về cài đặt ban đầu.

4.3.MODE

- Count: chế độ cân đếm
- APW.OP7: Giá trị trung bình
- PerCent: chế độ cân phần trăm

4.4.UNIT

- Có thể lựa chọn các đơn vị phù hợp trong menu này.